

Kvikguide

Printer DPN-2335-40-V.24

Printeren er velegnet til anvendelse sammen med Lovibond®-fotometre:

- PoolDirect
- MultiDirect
- PCSpectro II
- SpectroDirect

Bemærk!

Printeren er ved levering konfigureret til anvendelse med ovennævnte fotometre.

Du skal derfor ikke selv forsøge at ændre programmeringen.

Leveringsomfang/bestillingsnummer: 198075

- printer, type DPN-2335-40-V.24, batteridrevet
- isat papirrulle
- isat farvebånd
- lader
- serielt kabel 25M, 9M
- støjfilter

Udskiftningsdele


Papirrulle

Bestillingsnummer: 198062

Farvebånd

Bestillingsnummer: 198067


Oversigt

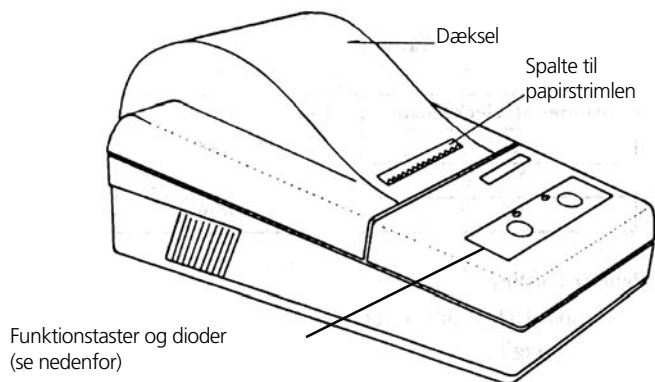

Funktionstaster og dioder

Rød diode (P) tænd/sluk =
printer tændt/slukket


Grøn diode (SEL) tænd/sluk =
papirfremføring tændt/slukket

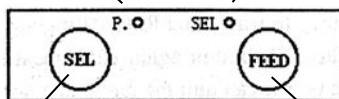

Tænd-/sluk-knap
til aktivering/deaktivering
af papirfremføring

Papirfremføring kan kun aktiveres,
når den grønne diode er slukket
(se SEL – knapfunktion til venstre)

Serviceopgaver

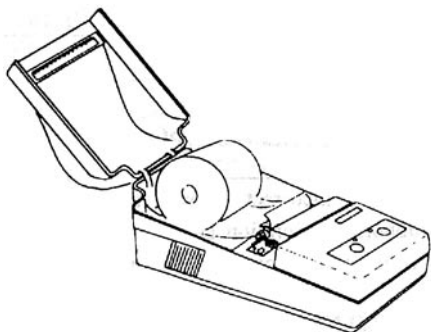


Udskiftning af papirrulle

Åbn dækslet, og udskift papirrullen – papiret føres frem ved at trykke på SEL-tasten (grøn diode slukket) og FEED-tasten. Før papirstrimlen under farvebåndet og gennem slidsen i klapdækslet.

Udskiftning af farvebånd

Drej hjulet i den viste retning for at spænde farvebåndet.

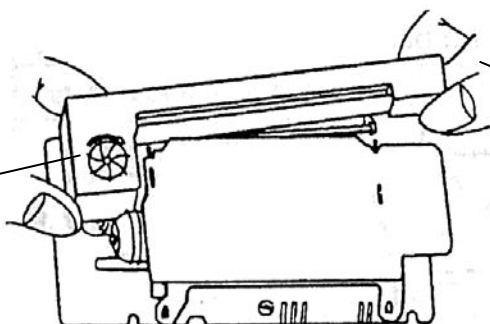


Tryk på denne kant for at få farvebåndet ud.

Opladning

1. Sæt afbryderen til højre på printeren i positionen „OFF“. Den røde diode (P) og den grønne diode (SEL) slukker.
2. Forbind laderen med printeren, og sæt laderen i en stikkontakt.
3. Det tager ca. 12 timer at oplade batterierne fuldt.
4. Batterierne tager ikke skade af, at ladetiden overskrides.
5. Hvis batterierne er helt afladet, skal den slukkede printer oplades i mindst 30 minutter, før den tændes igen.

Set bagfra

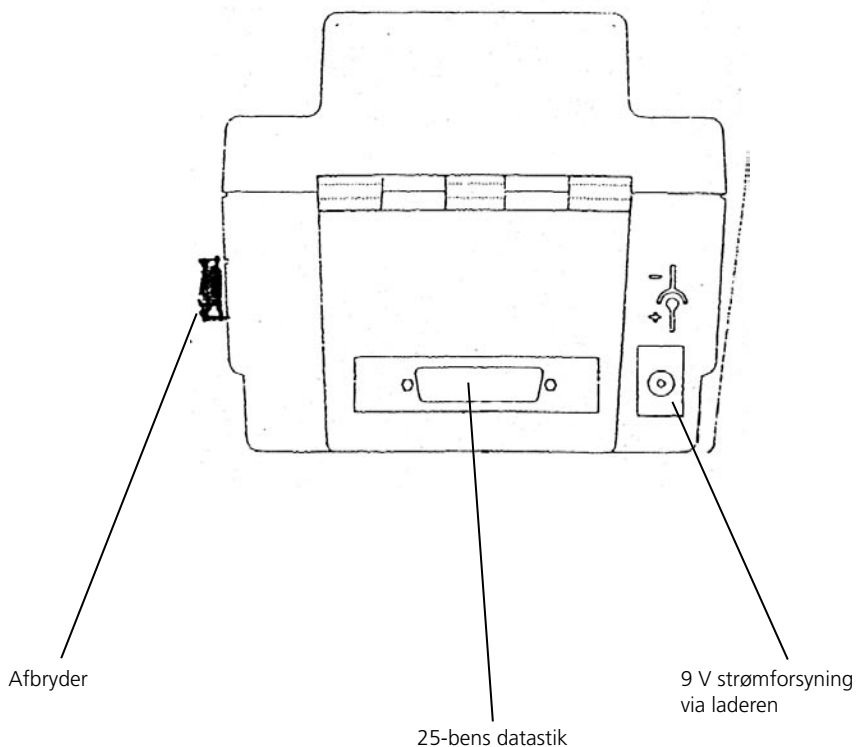

Ibrugtagning

1. Afslut om nødvendigt opladningen.
2. Forbind printeren og fotometret med det serielle kabel, der sluttes til printerens 25-bens stik og fotometrets 9-polede stik.
3. Tænd for fotometret.

Bemærk!

Fotometret skal være indstillet til en baudrate på 9.600.

Kvikguide

Tryk på [Mode] [2] [9]

Tryk på ENTER [↵]

Vælg baudrate [2] [↵]

Vælg „9.600“ med pilesymbolesne

Tryk på ENTER [↵]

Forlad menuen [ESC]

4. Tænd for printeren.
Afbryderen sidder på højre side af printeren.

Bemærk!

Den røde og den grønne diode skal lyse ved dataoverførsel (se også afsnittet „Funktionstaster og dioder“).

5. Foretag målinger med fotometret.
6. Tryk på PRINT-knappen på fotometret, når måleresultatet vises på displayet (se fotometrets brugsvejledning).
7. Derefter overføres dataene straks fra fotometret til printeren.
8. Måleresultater, der er gemt i fotometret, kan udskrives senere efter forskellige kriterier (se afsnittet Indstillinger, „Mode-menu“ i fotometrets brugsvejledning).

Støjfilter

Hvis elektromagnetisk kompatibilitet er påkrævet, medfølger der et støjfilter ved levering. Dette filter skal i givet fald placeres på det serielle kabel som vist på tegningen nedenfor.

