

Manual de instrucciones reducido

Impresora DPN-2335-40-V.24

La impresora se podrá utilizar con los siguiente modelos:

- PoolDirect
- MultiDirect
- PCSpectro II
- SpectroDirect

Atención:

La impresora se encuentra configurada de fábrica para el su utilización con los modelos descritos anteriormente.

Por favor no desconfigure la programación de la impresora.

Lote de entrega / numero de pedido 198075:

- Impresora DPN-2335-40-V.24, uso con baterías recargables
- Rollo de papel incorporado
- Cinta matriz incorporada
- Cargador
- Cable serial (25m, 9m)
- Filtro contra interferencias

Recambios

Rollo de papel

N° de pedido:198062

Cinta matriz


N° de pedido: 198067

Vista general

Deckel = Tapa

Schlitz für den Papierstreifen = Ranura para el rollo de papel


Funktionstasten = Teclas de funciones e indicaciones LED (véase abajo)

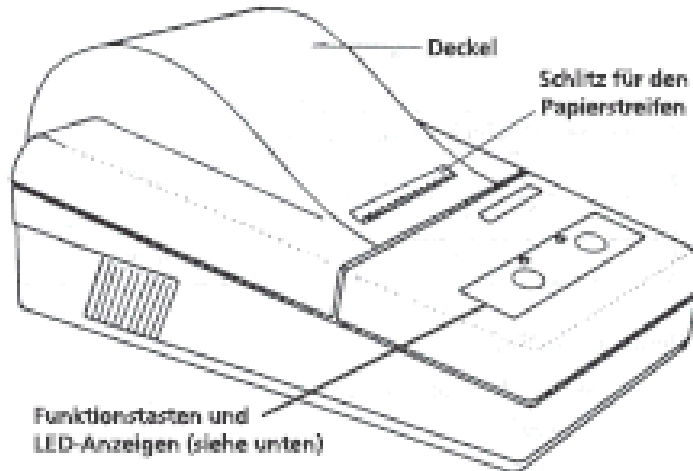

Teclas de funciones e indicaciones LED

LED roja: indica impresora encendida / apagada

LED verde: indica avance de papel encendido / apagado

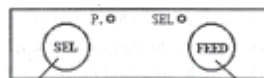


Tecla de encendido / apagado del avance del rollo de papel

El avance de papel funciona solo cuando el LED en verde se encuentre encendida

Cambio del papel de rollo


Abrir la tapa y colocar en su posición el rollo de papel nuevo. Presionar la tecla "SEL" (el LED verde se apagará) y la tecla "FEED" para transportar el papel.

Guiar el papel por debajo de la cinta matriz y a continuación por la ranura de la tapa.

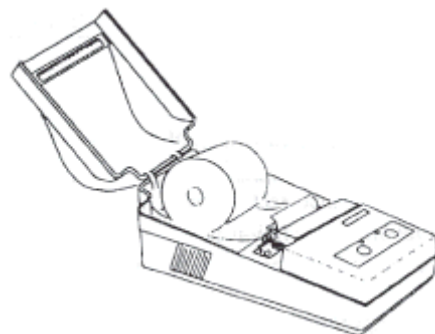

Cambio de la cinta matriz

Girar la rueda en dirección indicada para tensar la cinta.

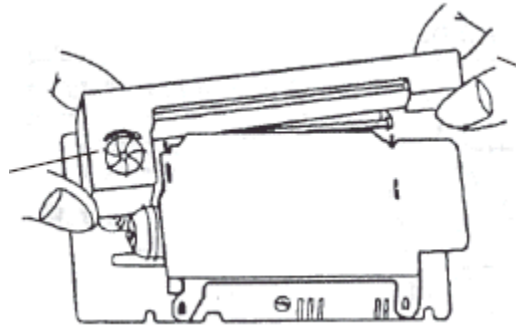


Presionar este borde para sacar la cinta

Cargar la unidad

1. Presionar el botón que se encuentra en la parte derecha del aparato en posición "Off". Los LED's rojo (P) y verde (SEL) se apagarán.
2. Conectar el cargador a la impresora y encenderlo.
3. La carga total requiere aprox. 12 horas.
4. El sobrepasar el período de carga no produce daños en las baterías.
5. Cargar las baterías un mínimo de 30 minutos, cuando éstas están totalmente descargadas.

Vista posterior

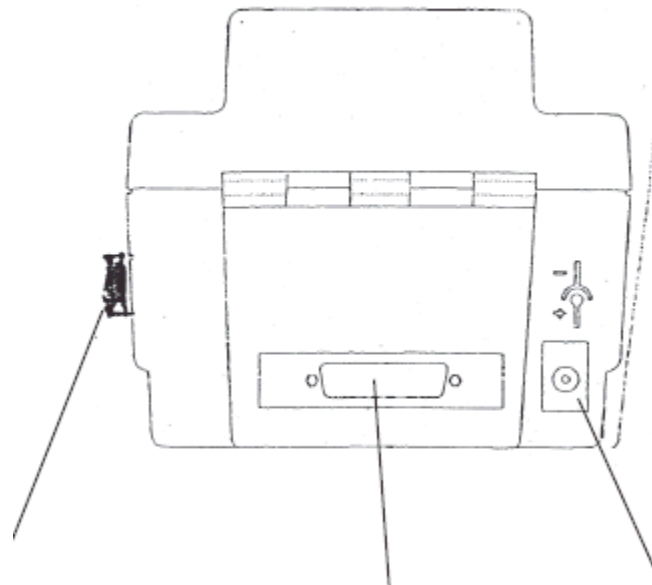

Botón encendido / apagado

Conector de datos de 25 pines

Alimentación eléctrica de 9 V por el cargador

Puesta en marcha

1. Completar la operación de recarga y desconectar el alimentador.
2. Conectar la impresora al Photometer con el cable serial. La impresora posee un conector de 25 pines y el Photometer un conector de 9 pines.
3. Encender el Photometer.

Atención:

La velocidad de transmisión de datos (Baud rate) del Photometer tiene que ser de 9600.

Para adaptar dicha velocidad, seguir los siguientes pasos:

- Presionar Mode [Menu] [2] [9]
- [↵] Presionar Enter
- [2][↵] Seleccionar Baud rate
Seleccionar 9600 con ayuda de los símbolos de flechas.
- [↵] Presionar Enter
- [ESC] Salir del menú

4. Encender la impresora. El botón de encendido / apagado se encuentra en la parte derecha del aparato.


Atención:

Para la transmisión de datos se deberán de encontrar los LED`s rojo y verde encendidos (véase capítulo "Teclas de funciones e indicaciones LED")

5. Realizar los análisis con el Photometer.
6. Una vez visualizado los resultados en el display, presionar la tecla "Print" (véase las instrucciones del Photometer).
7. La transmisión de datos del Photometer a la impresora se producirá de inmediato.
8. Los resultados memorizados en el Photometer se podrán imprimir en cualquier momento y bajo diferentes criterios (véase capítulo "Mode Menu" del manual del Photometer)

Filtro contra de interferencias

Cuando se requiera MEC, hay un filtro contra interferencias en el paquete de entrega.

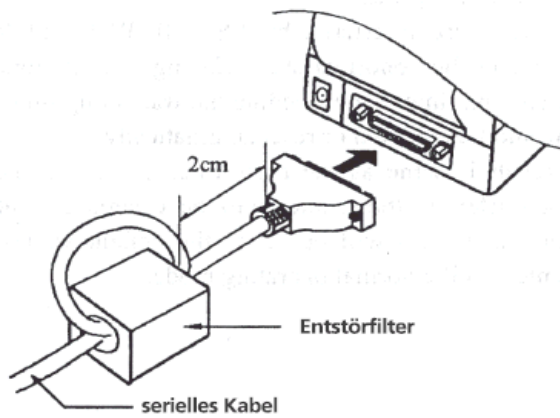

Entstörfilter = filtro contra interferencias
Serielles Kabel: cable serial