

Mode d'emploi succinct

Imprimante DPN-2335-40-V.24

Cette imprimante est appropriée pour une utilisation avec les photomètres Lovibond suivants :

- PoolDirect
- MultiDirect
- PCSpectro II
- SpectroDirect

Attention !

L'imprimante est configurée en usine pour une utilisation avec les photomètres mentionnés ci-dessus. Ne modifiez pas la programmation !

Contenu de la livraison / référence de commande 198075

- Imprimante type DPN-2335-40-V.24 fonctionnant sur accus
- Rouleau de papier
- Ruban d'impression
- Chargeur
- Câble sériel 25M, 9M
- Filtre de suppression d'interférences

Pièces de rechange :


Rouleau de papier

Référence de commande : 198062

Ruban d'impression

Référence de commande : 198067


Aperçu général

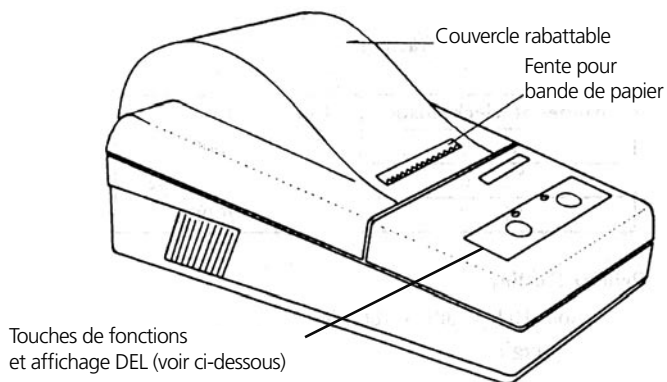

Touches de fonctions et affichage DEL

DEL rouge (P) allumée / éteinte =
imprimante allumée / éteinte


DEL verte (SEL) allumée / éteinte =
mouvement d'avance du papier
allumé / éteint

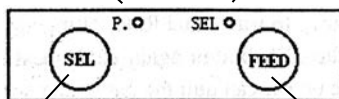

Touche pour activer / désactiver
le mouvement d'avance du papier

Le mouvement d'avance du papier est
seulement possible quand la DEL verte
est éteinte (voir SEL - touche de
fonction à gauche)

Manipulations de service

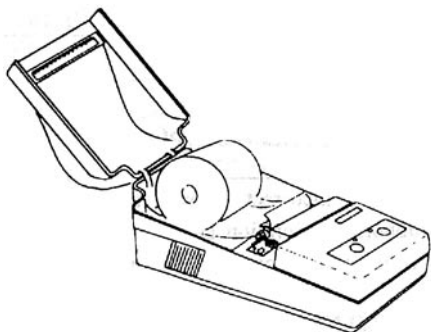

Changer le rouleau de papier


Soulever le couvercle et placer le rouleau de papier.

Le transport du papier se fait en appuyant sur la touche SEL (DEL verte éteinte)

Et FEED. Faire passer la bande de papier sous le ruban par la fente du couvercle rabattable.

Changer le ruban d'impression

Faire tourner la roue dans la direction indiquée pour tendre le ruban

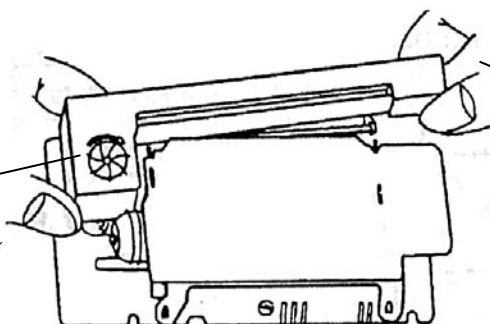


Appuyer sur ce coin pour éjecter la casset

Recharge

1. Mettre le commutateur à droite de l'imprimante en position éteinte. Les DEL rouge (P) et verte (SEL) s'éteignent.
2. Raccorder le chargeur à l'imprimante et brancher sur le secteur.
3. Environ 12 heures sont nécessaires pour charger complètement.
4. Les accus ne sont pas endommagés si vous dépassez la durée de charge
5. Dans la cas où les accus sont complètement déchargés, chargez l'imprimante éteinte pendant au moins 30 minutes avant de la mettre en marche.

Vue de derrière

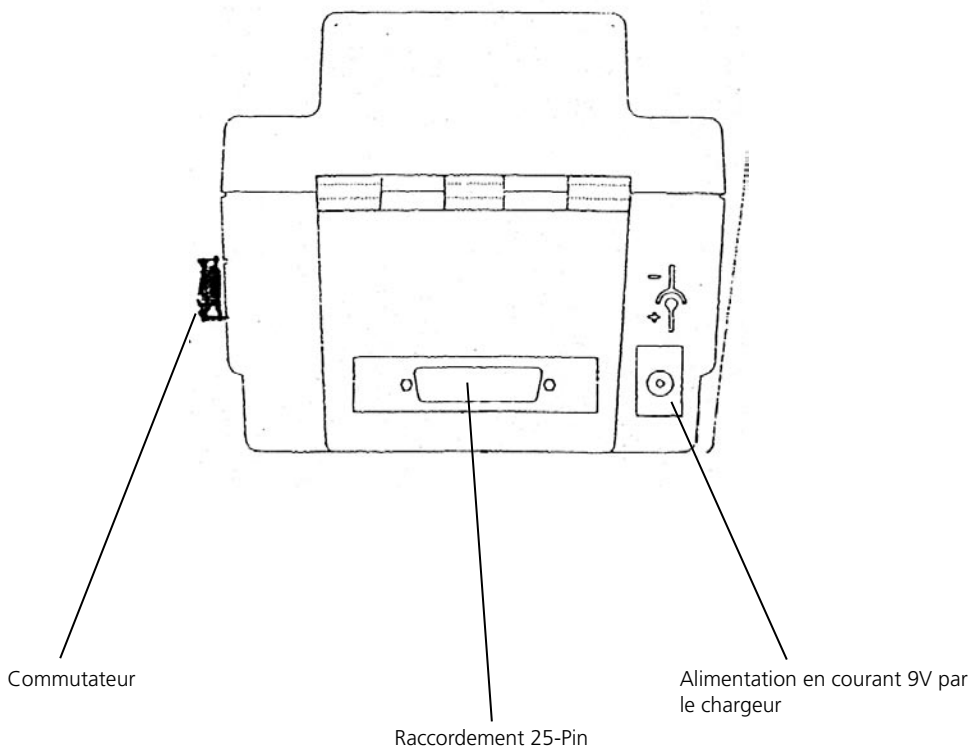

Mise en service

1. Le cas échéant, finir de charger.
2. Raccorder l'imprimante au photomètre par le câble sériel. L'imprimante à une prise de raccordement à 25 poles, le photomètre à 9 poles.
3. Mettre le photomètre en marche.

Attention !

La baudrate du photomètre doit être réglé sur 9600.

Mode d'emploi succinct

Appuyer sur mode [Mode] [2] [9]

Appuyer sur entrée [↵]

Sélectionner le baudrate 9600 en

appuyant sur les flèches [2] [↵]

Appuyer sur entrée [↵]

ESC Quitter le menu [ESC]

4. Eteindre l'imprimante. Le commutateur se trouve à droite du boîtier.

Attention !

Pour le transfert des données, les DEL rouge et verte doivent être allumées (voir aussi chapitre « touches de fonction et affichage DEL »).

5. Procéder à la mesure avec le photomètre.
6. Dès que le résultat s'affiche sur le display, appuyer sur la touche impression du photomètre (voir mode d'emploi du photomètre).
7. Le transfert des données du photomètre à l'imprimante s'effectue aussitôt.
8. Les résultats sauvegardés dans le photomètre peuvent être imprimés ultérieurement selon différents critères (voir chapitre Réglage « menu mode » dans le mode d'emploi du photomètre).

Filter de suppression d'interférences

Dans le cas où une compatibilité électromagnétique (EMC) s'impose, l'imprimante est livrée avec un filtre de suppression d'interférences . Celui-ci doit être raccordé au câble sériel selon de schéma ci-dessous.

