

Guida rapida

Stampante DPN-2335-40-V.24

La stampante è idonea per l'impiego con i fotometri Lovibond®:

- PoolDirect
- MultiDirect
- PCSpectro II
- SpectroDirect

Attenzione!

La stampante è stata già configurata dal produttore per l'impiego con i fotometri indicati in precedenza. Non apportare modifiche alla programmazione!

Dotazione / Codice ordine: 198075

- Stampante, modello DPN-2335-40-V.24 con accumulatori
- Rotolo carta inserito
- Nastro inchiostro inserito
- Caricatore
- Cavo seriale 25M, 9M
- Filtro antidisturbo

Ricambi


Rotolo carta

Cod. ordine: 198062

Nastro inchiostro

Cod. ordine: 198067


Visione d'insieme

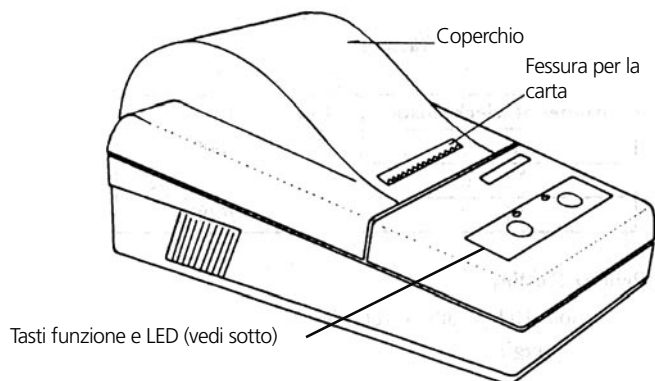

Tasti funzione e LED

LED (P) rosso on / off =
Stampante on / off


LED (SEL) verde on / off =
Avanzamento carta on / off

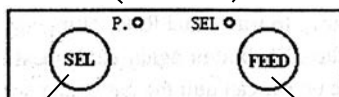

Interruttore on / off per
attivazione/disattivazione
avanzamento carta

L'avanzamento della carta
avviene solo se il
LED verde è spento (vedi
funzione tasti SEL a sinistra)

Operazioni di servizio

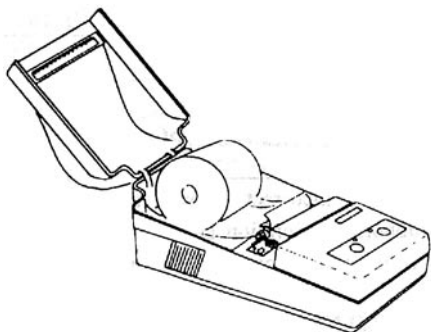


Sostituzione del rotolo della carta

Aprire il coperchio e sostituire il rotolo della carta.

Scorrimento della carta con azionamento del tasto SEL (LED verde spento) e del tasto FEED.

Far passare la carta sotto il nastro e attraverso la fessura del coperchietto.

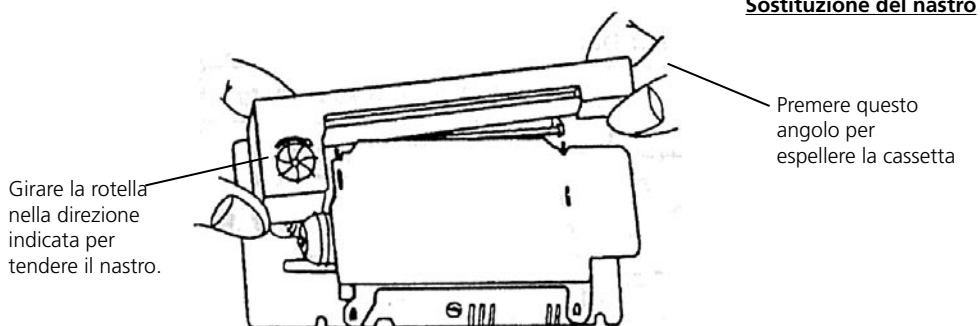

Girare la rotella nella direzione indicata per tendere il nastro.


Sostituzione del nastro

Premere questo angolo per espellere la cassetta

Caricamento

1. Posizionare su "Off" l'interruttore sul lato destro della stampante. Il LED (P) rosso ed il LED (SEL) verde si spengono.
2. Collegare il caricatore alla stampante ed alla rete elettrica.
3. Per il caricamento completo sono necessarie circa 12 ore.
4. L'eventuale superamento del tempo indicato per il caricamento non provoca danni agli accumulatori.
5. Se gli accumulatori si scaricano completamente caricare la stampante spenta per almeno 30 minuti prima della messa in funzione.

Rappresentazione del retro

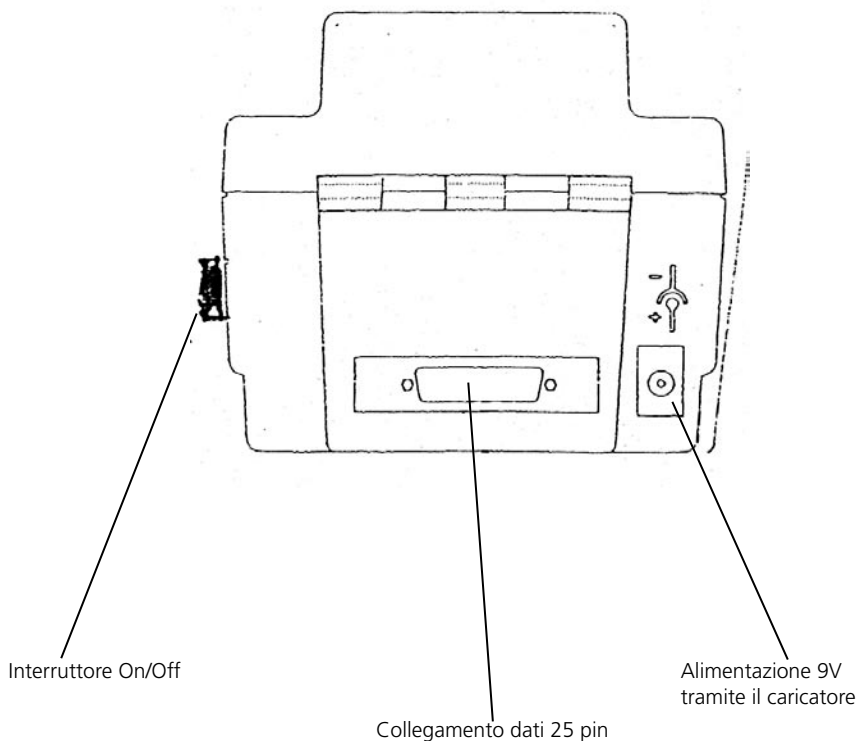

Funzionamento

1. Se necessario terminare il caricamento.
2. Collegare la stampante ed il fotometro con il cavo seriale.
Stampante connettore femmina 25 poli, fotometro connettore femmina 9 poli.
3. Accendere il fotometro.

Attenzione!

Il baud rate del fotometro deve essere impostato su 9600.

Guida rapida:

Premere [Mode] [2] [9]

Premere [↵] Enter

Selezionare [2] [↵] Baudrate

con i simboli delle frecce selezionare "9600"

Premere [↵] Enter

Uscire dal menù [ESC]

4. Azionare la stampante.
L'interruttore si trova sulla destra della stampante.

Attenzione!

Per la trasmissione dei dati il LED rosso e quello verde devono essere accesi (vedi anche il Capitolo "Tasti funzione e LED")

5. Determinare il/i valore/i con il fotometro.
6. Non appena il risultato viene visualizzato sul display, azionare il pulsante sul fotometro (vedi le istruzioni del fotometro).
7. Il trasferimento dati dal fotometro alla stampante avviene immediatamente.
8. E' possibile stampare i risultati memorizzati nel fotometro in un secondo momento in base a criteri diversi (vedi il Capitolo Impostazioni "Menù Mode" delle istruzioni del fotometro)

Filtro antidisturbo

Per soddisfare l'esigenza di compatibilità elettromagnetica, nella dotazione è previsto un filtro antidisturbo. Il filtro va applicato al cavo seriale come indicato nell'immagine:

