

Guia Breve de Instruções

Impressora DPN-2335-40-V.24

Esta impressora é compatível para utilização com os seguintes fotómetros Lovibond®:

- PoolDirect
- MultiDirect
- PCSpectro II
- SpectroDirect

Atenção!

A impressora vem já configurada de fábrica para ser utilizada com os fotómetros acima indicados. Não devem ser efectuadas quaisquer alterações na programação!

Gama de fornecimento / Número de encomenda: 198075

- Impressora, modelo DPN-2335-40-V.24, funciona com bateria
- Rolo de papel já inserido
- Fita de cor já inserida
- Carregador
- Cabo série 25 m, 9 m
- Filtro de interferências

Material de substituição a adquirir


Rolo de papel

Número de encomenda: 198062

Fita de cor

Número de encomenda: 198067


Vista geral

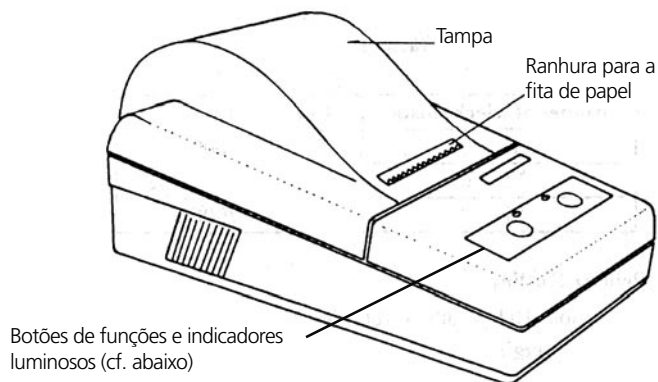

Botões de funções e indicadores luminosos

LED vermelho (P) aceso / apagado =
Impressora ligada / desligada


LED verde (SEL) aceso / apagado =
Alimentação de papel ligada / desligada

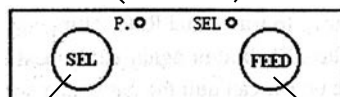

Interruptor de ligar/desligar a
activação/desactivação da
alimentação de papel

A alimentação do papel apenas funciona
quando o LED verde
(cf. botão de funções SEL, à esquerda)
está apagado

Trabalhos de manutenção

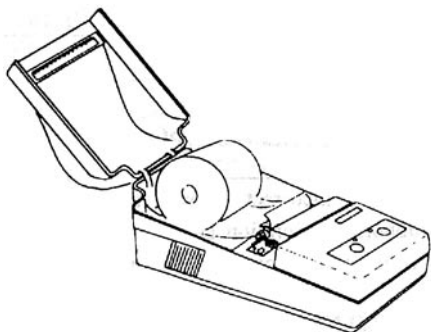


Substituir o rolo de papel

Abrir a tampa e substituir o rolo de papel.

Accionar o transporte do papel através do botão SEL (LED verde apagado) e do botão FEED.

Introduzir a fita de papel por debaixo da fita de cor, através da ranhura existente na tampa móvel.

Substituir a fita de cor

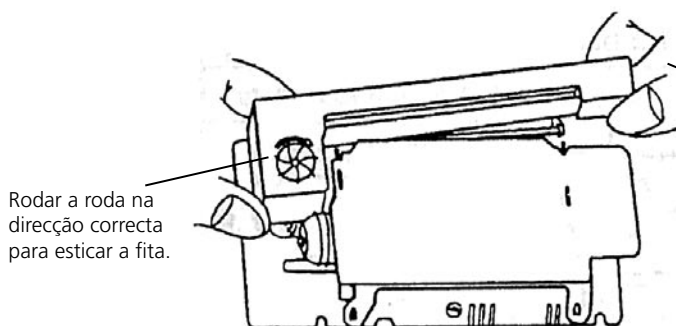


Rodar a roda na direcção correcta para esticar a fita.

Pressionar neste canto para ejetar a cassette da fita.
Rodar a roda na direcção correcta para esticar a fita.

Carregamento

1. Colocar o interruptor lateral direito existente no corpo da impressora na posição "OFF". Os LED vermelho (P) e verde (SEL) apagam-se.
2. Ligar o carregador à impressora e conectar o carregador à rede eléctrica.
3. Para um carregamento completo são necessárias 12 horas.
4. Um tempo de carregamento superior não danifica a bateria.
5. Se a bateria estiver completamente descarregada, manter a impressora desligada e carregar a bateria, no mínimo, durante 30 minutos antes de ligar a impressora.

Vista traseira

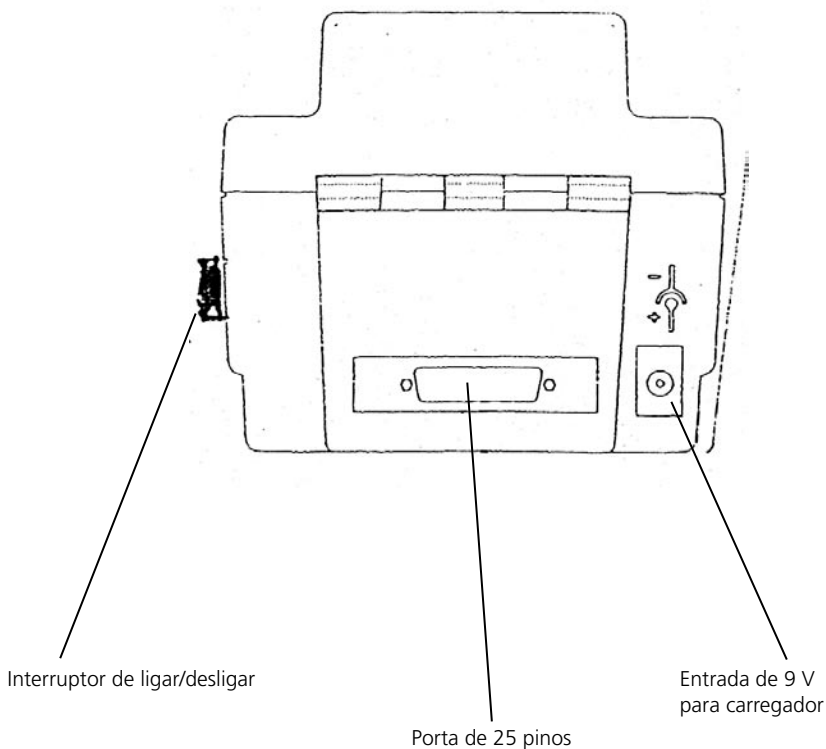

Colocação em Funcionamento

1. Se necessário, aguardar que o processo de carregamento termine.
2. Ligar a impressora ao fotómetro com o cabo série. Impressora com porta de 25 pinos, fotómetro com porta de 9 pinos.
3. Ligar o fotómetro.

Atenção!

A velocidade de transmissão do fotómetro deve estar ajustada em 9600.

Guia Breve de Instruções:

Carregar em [Mode] [2] [9]

Carregar em Enter [↵]

Seleccionar a velocidade de transmissão [2] [↵]

Seleccionar com os símbolos de seta "9600"

Carregar em Enter [↵]

Sair do menu [ESC]

4. Ligar a impressora.
O interruptor encontra-se no lado direito do corpo da impressora.

Atenção!

Para a transferência de dados é necessário que os LED vermelho e verde estejam acesos (cf. também o capítulo "Botões de funções e indicadores luminosos")

5. Medir o(s) valor(es) com o fotómetro.
6. Quando o resultado surgir no visor, accionar o interruptor de pressão existente no fotómetro (cf. manual de instruções do fotómetro).
7. A transferência de dados do fotómetro para a impressora é efectuada imediatamente.
8. Os valores medidos guardados no fotómetro podem ser impressos posteriormente, sendo possível a utilização de diversos critérios de impressão (cf. o capítulo Configurações "Menu Mode" no manual de instruções do fotómetro)

Filtro de interferências

Para a eventualidade de ser necessária uma compatibilidade electromagnética, fornecemos conjuntamente um filtro de interferências. O filtro deve ser ligado com o cabo série conforme ilustrado na figura:

